

Предназначен для определения стекловидности зерна с помощью цифрового анализа изображений. Значение показателя качества вычисляется с помощью программно-реализованных алгоритмов по специальным калибровочным уравнениям.

Алгоритм работы:

1



1

Заполнить кассету зёрнами, разместив их в один слой, не допуская наложения одного зерна на другое

2

Закрыть крышку кассеты

3

Запустить программу и нажать кнопку «Измерения»

4

Установить кассету с зёрнами на подсвеченную платформу прибора

5

Выбрать оператора и продукт, ввести номер пробы

6

Нажать кнопку «Измерить»

7

Для продолжения работы необходимо поменять кассету с зёрнами и нажать кнопку «Новое измерение»

4



ПОДРОБНЕЕ



ГОСТ Р 70629-2023

ПШЕНИЦА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕКЛОВИДНОСТИ
ОПТИКО-КОМПЬЮТЕРНЫМ МЕТОДОМ